



# Nhuộm tinh thể protein (ở Bacillus thuringiensis)

Bởi:

Nguyễn Lâm Dũng

## Nhuộm tinh thể protein (ở Bacillus thuringiensis)

### Vật liệu, hoá chất:

? Dung dịch nhuộm:

1 ml dung dịch Fuchsin bão hoà bão hoà (xem nhuộm carbolic fuchsin) trộn với 100 ml dung dịch acid carbolic 5% trong nước.

Khi dùng pha loãng 10 lần.

### Các bước tiến hành:

? Làm vết bôi, cố định vết bôi

? Nhuộm trong 1 phút, rửa nước, hong khô

? Soi kính: dùng vật kính dầu

### Kết quả:

Tinh thể bắt màu đỏ. Bào tử tách rời có vòng màu đỏ